



## **PROTOCOLO EXTRACCIÓN DE MUESTRAS DE FRUTA FRESCA PARA ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO**

### **Fruta fresca:**

- *Recoger la muestra e introducir en una bolsa estéril, si no cuenta con guantes estériles utilizar una bolsa estéril por el reverso para coger la muestra.*
- *Sellar la bolsa y rotular con la clave, lugar y fecha de muestreo.*
- *Colocar la muestra en la maleta térmica con refrigerante.*
- *Verificar que la cantidad mínima de muestra tomada sea de aproximadamente 200 gramos.*

***Los geles pack se deben enviar congelados en el momento de enviar las muestras para asegurar la refrigeración de éstas.***

***En el caso de muestras frescas la temperatura de transporte de las muestras debe ser máximo 7 °C, y no deben superar las 24 horas desde la toma de muestra y el análisis.***

*Cualquier consulta contactarse con:  
[servicioalcliente@analab.cl](mailto:servicioalcliente@analab.cl)*