



## **PROTOCOLO EXTRACCIÓN DE MUESTRAS PARA ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO**

### ***Fruta fresca:***

- *Recoja la muestra e introduzca en una bolsa estéril, si no cuenta con guantes estériles utilice una bolsa estéril por el reverso para coger la muestra.*
- *Selle la bolsa y rotúlela con la clave, lugar y fecha de muestreo.*
- *Coloque la muestra en la maleta térmica con refrigerante.*
- *Verifique que la cantidad mínima de muestra tomada sea de aproximadamente 200 gramos.*

**Los gel pak deben enviarse congelados en el momento de enviar las muestras para asegurar la refrigeración de éstas.**

**En el caso de muestras frescas la temperatura de transporte de las muestras debe ser entre 0 y 4 °C, y no deben superar las 24 horas desde la toma de muestra y el análisis.**