



## **“PROTOCOLO EXTRACCIÓN DE MUESTRAS DE FRUTA FRESCA PARA ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO”**

### **Fruta fresca:**

- *Recoger la muestra e introducir en una bolsa estéril, si no cuenta con guantes estériles utilizar una bolsa estéril por el reverso para coger la muestra.*
- *Sellar la bolsa y rotular con la clave, lugar y fecha de muestreo.*
- *Colocar la muestra en la maleta térmica con refrigerante.*
- *Verificar que la cantidad mínima de muestra tomada sea de aproximadamente 200 gramos.*

***Los geles pack se deben enviar congelados en el momento de enviar las muestras para asegurar la refrigeración de éstas.***

***En el caso de muestras frescas la temperatura de transporte de las muestras debe ser  $\leq 4^{\circ}\text{C}$ , y no deben superar las 20 horas desde la toma de muestra y el análisis.***

*Cualquier consulta contactarse con:*

***[servicioalcliente@analab.cl](mailto:servicioalcliente@analab.cl)***